


# Comment prélever une solution à l'aide d'une pipette ?



Le Matériel

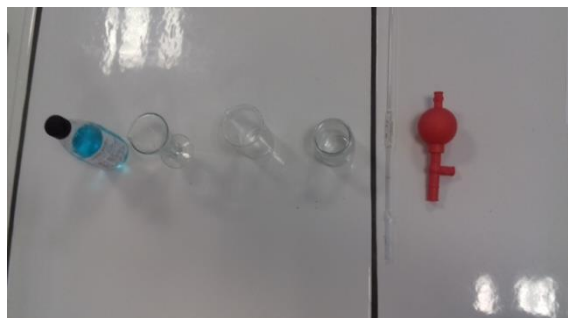

verser de liquide à prélever dans un verre a pied



Emmancher la pipette avec la pro pipette, sans dépasser la marque brune sur la pipette




Rincer la pipette avec de l'eau déminéralisée (puis avec le liquide à prélever)

# Comment prélever une solution à l'aide d'une pipette ?

Faire le vide d'air de la pipette



Prélever le liquide et mettre le trait à niveau des yeux

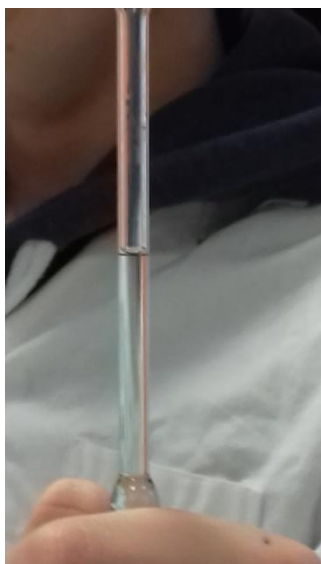

Bien aligner, le bas du ménisque avec le trait de jauge



Vider le liquide dans le récipient qui lui est destiné, en cas de dilution dans une fiole jaugée